

# *Biojump versjon 2.0*

## *Installeringsguide*

### **Innhold**

Hurtig installering:.....1

#### ***Hurtig installering:***

- Kopier filen Biojump\_pkg.exe til en filmappe på hardisken, anbefalt C: -> Programfiler -> Biojump,
- Programmet installeres ved å starte filen Biojump\_pkg.exe fra harddisken.
  - Velg språk
  - Trykk på «Install» i neste vindu
  - Trykk «Next»
  - Skriv inn pc-informasjon (valgfritt)
  - Velg plassering på bibliotek-filene (Matlab Compiler Runtime) som trengs for å kjøre programmet, og klikk «Install», vent til MCR er installert, kan ta opptil 5-10min.
  - Trykk «Finish» når installeringen er ferdig.
- Programmet startes ved å kjøre programmet Biojump.exe, ved første gangs oppstart må det velges navn og plassering til databasefilene (velg avbryt i første vindu).